



HY-RiSE®, özellikle ürün kalıntısı şeklindeki biyolojik kirliliğin belirlenmesi ile yüzey temizliğini kontrol etmek için geliştirilmiştir. Görsel kontrollerde fark edilemeyecek gıda kalıntılarının 4-5 dakika gibi çok kısa bir süre içinde belirlenebilmesi üretime başlanmadan önce tekrar temizlik yapmaya olanak sağlar. HY-RiSE® seti, kimyasalları ve 50 test şeridi ile önlük cebine sığabilecek kadar küçük kutusunda bulunduğu için, kolayca taşınıp istenilen yerde analiz yapılabilir. HY-RiSE® sistemi, sonuçların değerlendirilmesi için ilave bir analitik cihaz gerektirmemekte ve bu pratik kullanımına bağlı olarak özellikle gıda üretiminde MERCK güvencesi ile yoğun olarak tercih edilmektedir.

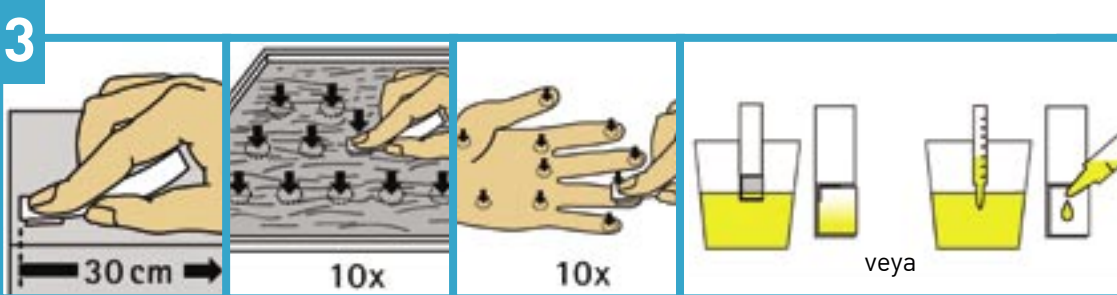


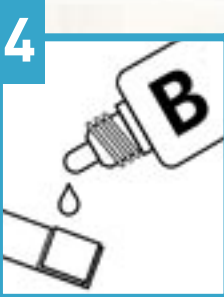
Kat. No.	Açıklama	Ambalaj
M131200	HY-RiSE® Colour Hygiene Test Strip	50 test

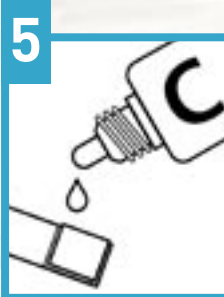
## Uygulama Şekli ve Sonuç Değerlendirme

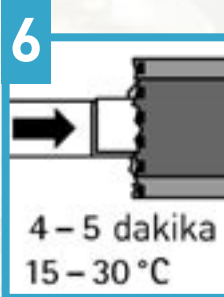
- 

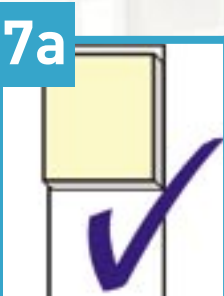
1 Strip, alüminyum folyosundan çıkarılır. Alüminyum folyo analizin ilerleyen aşamasında kullanılmak üzere saklanır.
- 


2 A çözeltisi damlatılır.
- 

3 Çalışılan yüzeye veya sıvıya uygun örnekleme yöntemi uygulanır.
- 

4 B çözeltisi damlatılır.
- 

5 C çözeltisi damlatılır.
- 

6 Strip, alüminyum folyoya geri konup ağız kapatır. Oda sıcaklığında 4-5 dakika bekletilir.
- 

7a Temiz
- 

7b